

PCR Marker

PCR 分子量标准

货号: C06-09007

规格: 50Test (250ul)

保存: -20℃长期保存, 4℃可保存至少一年。避免反复冻融, 建议分装保存。

产品简介:

本产品为预混有 1×上样缓冲液的即用型 DNA 分子量标准, 由 7 条线状双链 DNA 条带组成, 适用于对 100~750 bp 的双链 DNA 分子大小的估算和粗略定量。本产品的 7 条带分别为 100bp(10 ng/ul)、200 bp(8 ng/ul)、300 bp(6 ng/ul)、400 bp(8 ng/ul)、500 bp(10 ng/ul)、600 bp(12 ng/ul)和 750 bp(15 ng/ul)。


储存液成分: 10 mM TrisCl (pH 8.4), 10 mM EDTA, 0.02%溴酚兰, 5%甘油

使用说明:

1. 建议用于 1.0~2.0%的琼脂糖凝胶电泳, 不推荐用于聚丙烯酰胺凝胶电泳;
2. 电泳缓冲液可选用 1×TAE 或 0.5~1×TBE, 电压 6~8v/cm 胶长, 电泳时间 30~60 分钟;
3. 根据上样孔宽度, 用灭菌枪头吸取 5~10ul 本产品, 加入上样孔中;
4. 加入待检测 DNA 样品后开始电泳;
5. 电泳结束后, 使用溴化乙啶 (EB) 或其它 DNA 染料染色并观察电泳条带。

注意事项:

1. 经检测, 本品室温放置三个月带型无变化; 但建议低温保存, 以防因操作不慎导致核酸酶污染而引起条带降解;
2. 使用前请勿加热;
3. 当电泳缓冲液缓冲能力下降时应及时更换电泳缓冲液, 以免影响分辨效果。

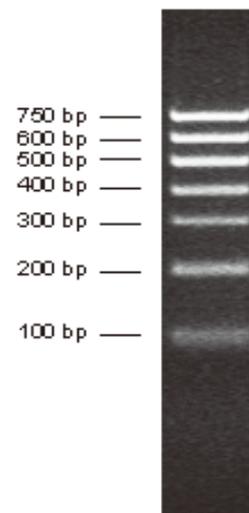

2.0% TAE 琼脂糖凝胶
上样 5 μl (EB 染色)